


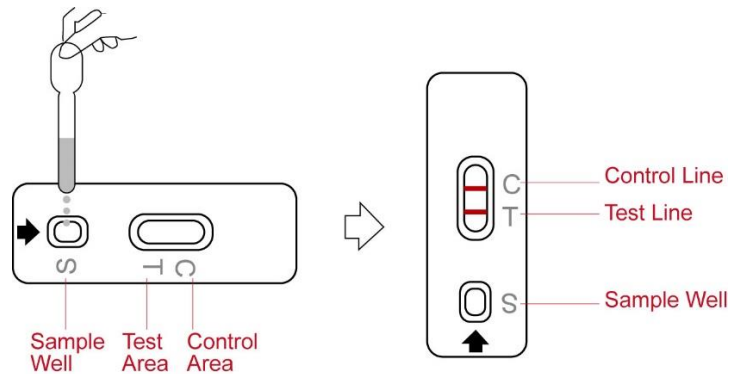

|                              | Ευαισθησία (ppb) |
|------------------------------|------------------|
| Sulfmethoxypridazine (SMP)   | 20               |
| Sulfadiazine (SD)            | 3                |
| Sulfisoxazole(SIZ)           | 30               |
| Sulfamethazine (SM2)         | 10               |
| Sulfamonomethoxine (SMM)     | 2                |
| sulfamethoxypridazine (SMPZ) | 100              |
| Sulfamethoxazole (SMZ)       | 5                |
| Sulfapyridine (SPD)          | 20               |
| Sulfathiazole (ST)           | 3                |
| Sulfamethizole (STZ)         | 10               |
| Sulfamerazine (SM1)          | 5                |

Το Test SmarKit Sulfonamides έχει σχεδιαστεί για την ανίχνευση των πιο κοινών Σουλφοναμίδων στο μέλι. Η όλη διαδικασία για λήψη αποτελέσματος παίρνει **μόλις 8 λεπτά** καθώς είναι πολύ εύκολο στη χρήση.

- Αποθήκευση σε περιβάλλον χώρου (δε χρειάζεται ψυγείο)
- Ευαισθησία : 2 µg/kg (2 ppb) (όριο 10 ppm)
- Χρόνος ανάλυσης (προετοιμασία δείγματος): 15 λεπτά
- Χρόνος ανάγνωσης αποτελεσμάτων 3-5 λεπτά

Βήματα :

- 1) Ζυγίζετε 4 γρ μέλι
- 2) Προσθέστε το υγρό **Sulfas A** που συνοδεύει τα test. Ανακατέψτε.
- 3) Προσθέστε το υγρό **Sulfas B** που συνοδεύει τα test. Ανακατέψτε.
- 4) Προσθέστε το Ethyl Acetate (Δεν περιλαμβάνεται .Κωδ. παρ. ref... XX6090EA-ST ). Ανακατέψτε.
- 5) Εξατμίστε με τον Εξατμιστή Αέρος ref...NH6000AE (δεν περιλαμβάνεται)
- 6) Προσθέστε το υγρό **Sulfas PBST** που συνοδεύει τα test. Ανακατέψτε.
- 7) Βάλτε 5 σταγόνες από το διάλυμα στο μικρό παράθυρο του test.
- 8) Περιμένετε 3-5 λεπτά και συμβουλευτείτε το αποτέλεσμα ανάλογα με το χρωματισμό των γραμμών